


1

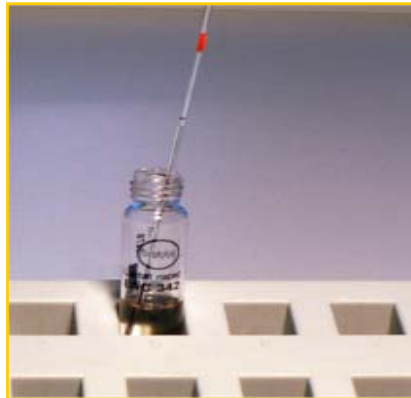

10 μ L Probe
(verdünnte
Glycerinlg.) mit
einer Kapillare
entnehmen

2



Kapillare in eine
Küvette stellen

3




Die Probe mit dem
Mikropipetter ausstoßen

4



Türkisfarbene Kappe
aufschrauben
Küvette mindestens 30
Sek. gut mischen
1 Min. warten

5

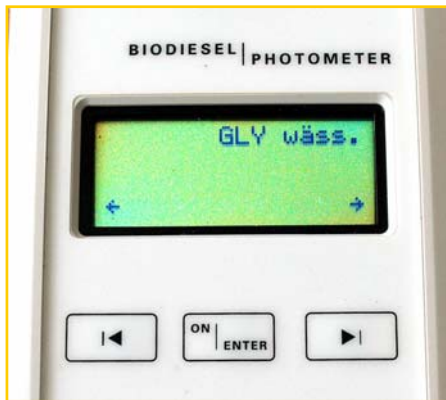

Gerät einschalten
ON/ENTER drücken
GLY wäss. anwählen und
mit ON/ENTER bestätigen

6



Küvette mit Probe
in das Photometer
stellen (Leerwert);
Leerwert wird vom
Gerät gespeichert

Nach dem
Signalton Küvette
entfernen

7




Türkisfarbene
Verschlusskappe
gegen gelbe
Testkappe
austauschen

8



Küvette mehrmals
über Kopf schwenken

9

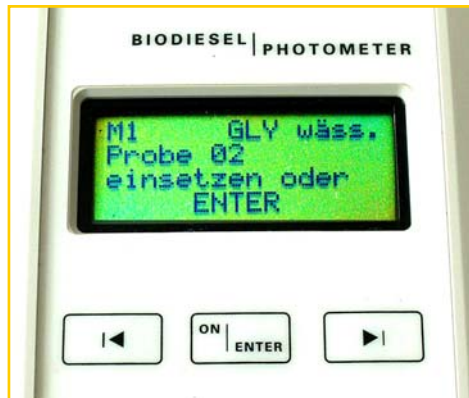

Zuerst Enter drücken


10



Danach Küvette
in das Photometer
stellen

Ergebnis
abwarten

11

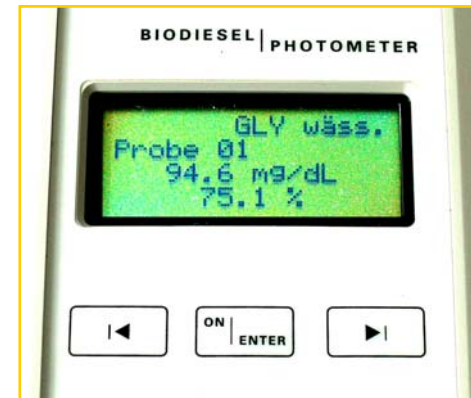

Ergebnis ablesen